
รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerate Centrifuge : Sorvall : super T 21)

หมายเลขครุภัณฑ์ อก.3 1-1/44

ภาพประกอบ



รายละเอียด ให้ผู้ต้องการใช้เครื่องมือนี้ดูรายละเอียดเครื่องมือล่วงหน้าก่อนการขอใช้ และผู้ที่ต้องการใช้งานเครื่องมือจะต้องเปิดอุปกรณ์ประกอบตามขนาดของการใช้งานคือ 1. หัว Rotor ขนาด 50ml สำหรับการตกตะกอนสารละลาย ปริมาตรไม่เกิน 40ml ต่อ 1 หลอด สามารถบรรจุได้ครั้งละ 8 หลอด 2. หัว Rotor ขนาด 250ml สำหรับการตกตะกอนสารละลาย ปริมาตรไม่เกิน 200ml ต่อ 1 หลอด สามารถบรรจุได้ครั้งละ 4 หลอด (ผู้ใช้งานเครื่องมือจะต้อง Balance น้ำหนักชุดหลอดคู่ตรงข้ามด้วยเครื่องซึ่ง 2 ตำแหน่งเสมอ)

ที่ตั้ง 1-316

ผู้ดูแล 1 เสถียร บุญเก่า โทร. 48279,48288

ผู้ดูแล 2 -