
รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerate Centrifuge : SIGMA)

หมายเลขครุภัณฑ์ --2561

ภาพประกอบ



รายละเอียด ผู้ที่ต้องการใช้งานเครื่องมือจะต้องเปิดอุปกรณ์ประกอบตามขนาดของการทดลองคือ 1. หัว Rotor ขนาด 15ml สำหรับการตกตะกอนสารละลาย ปริมาตรไม่เกิน 10ml ต่อ 1 หลอด สามารถบรรจุได้ครั้งละ 8 หลอด 2. หัว Rotor ขนาด 50ml สำหรับการตกตะกอนสารละลาย ปริมาตรไม่เกิน 40ml ต่อ 1 หลอด สามารถบรรจุได้ครั้งละ 4 หลอด (ผู้ใช้งานเครื่องมือจะต้อง Balance น้ำหนักชุดหลอดคู่ตรงข้ามด้วยเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่งเสมอ และใช้กับหลอดปั่นเหวี่ยงแบบกันกลมเท่านั้น)

ที่ตั้ง 1-316

ผู้ดูแล 1 เสถียร บุญเก่า โทร. 48279,48288

ผู้ดูแล 2 -